



HS-1型垂直スライサーを用いたサンプルカット

Slice Masterシリーズは優れた操作性・小型でポータブル・優れたコストパフォーマンスを実現しました。

HS-1型垂直スライサーでは簡単な操作で迅速にサンプルの垂直カットが行えます。切片作成用サンプルステージ、切刃ストッパー機構、安全用カバーなど、使いやすさと安全性を追求した機構です。



① サンプルホルダーに小さくカットしたサンプルをセット、更にサンプルホルダーをステージに差し込む。

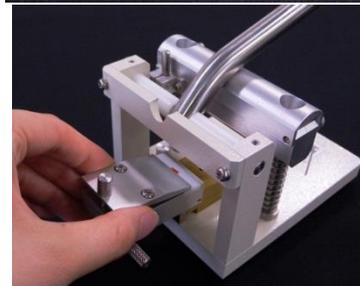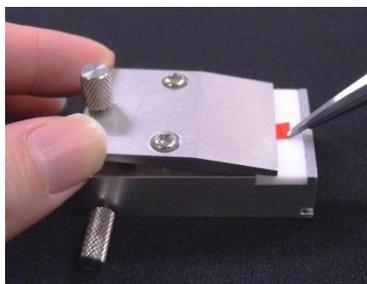


サンプル




菓子袋



切断面

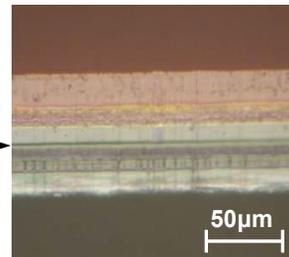


植物の茎

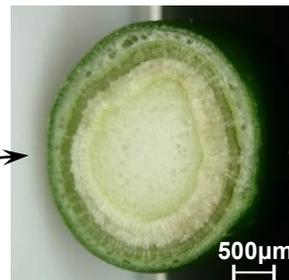

② サンプル移動調整つまみを回し、ステージを動かして切り出し位置を調整、レバーを軽く押してサンプルをカット。

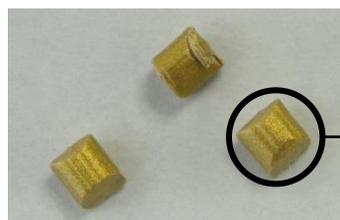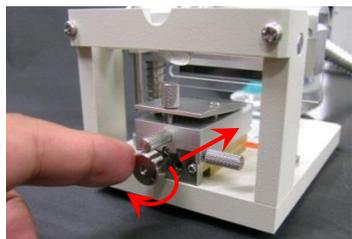

樹脂ペレット

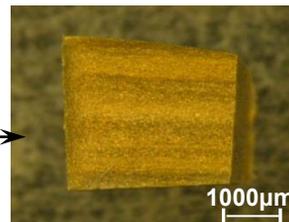

Master's Memo

- ・厚さ3mmまでの試料を垂直にカットできます。
(ワイドレンジホルダーへの変更で7mmまで対応可能)
- ・各種顕微鏡での断面観察用サンプルの作成に有用です。
- ・刃は市販のディスポーザブルな刃を使用している為、ランニングコストを抑えられます。

