

柔らかい試料の切り出し

SliceMasterシリーズでは標準刃の他により刃先の角度の鋭い薄刃をラインナップしています。柔らかいサンプルやより薄い切片を作成したい場合に有効です。多層膜フィルムや食品・生体サンプルの切り出しに適しています。

専用ホルダーに装着して使用します。

HW-1、HS-1で使用可能




【薄刃を使用したサンプル切断例】

観賞用植物の葉




CUT

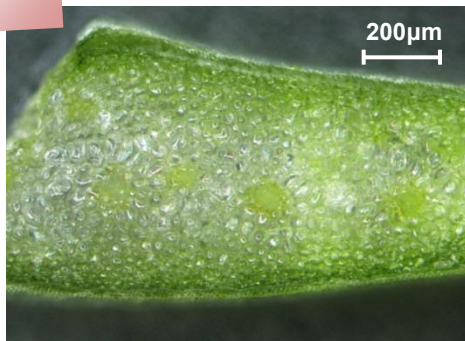

スナック菓子袋



CUT

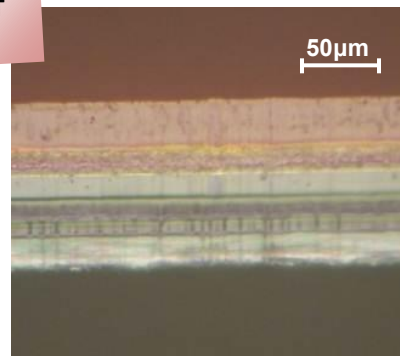

Master's Memo

- ・顕微鏡下で観察しながら切断可能なHW-1に装着し使用することで、より薄い切片の作成が可能です。
- ・薄刃を硬いサンプルに使用すると刃がしなる為、硬いサンプルには標準刃、超硬刃が適しています。